


Kurz-Bedienungsanleitung Trockner ULTRA X 032

Netzstecker in eine Steckdose (230 V) stecken.
 Gerät mit on/ off - Schalter einschalten, Anzeige kurz
 Leuchtdiode leuchtet, "Beep" ertönt kurz.

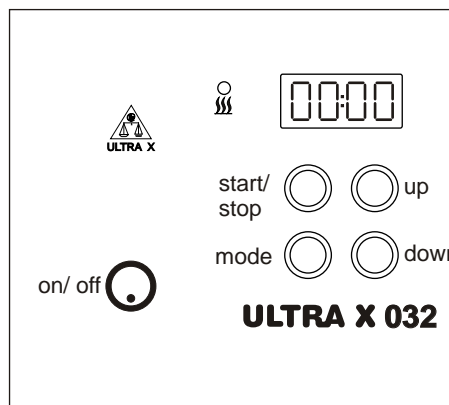

Anzeige im Display:



oder:



z. B. 10 Min.

bzw. zuletzt eingestellte
 Zeit 1. Trocknungsstufe.

Einstellen Trocknungsstufe 1 Zeit (1H)

mode drücken,



"start/ stop" drücken, erste Stelle blinkt,
 mit "up" oder "down" Zehner-Min. einstellen, z. B. 1.
 erneut "start/ stop" drücken zweite Stelle blinkt,
 mit "up" oder "down" Einer-Min. einstellen, z. B. 2



eingestellt



12 Minuten

"start/ stop" drücken und "up"



Einstellen Trocknungsstufe 1 Leistung (Power) (1P)


"start/ stop" drücken, erste Stelle blinkt,
 mit "up" oder "down" Zehner-%. einstellen, z. B. 5.
 erneut "start/ stop" drücken zweite Stelle blinkt,
 mit "up" oder "down" Einer-%. einstellen, z. B. 0
 00 % = 100% Leistung



50 %

"start/ stop" drücken und "up"

Einstellen von Trocknungsstufe 2 Zeit (2H) und Leistung (2P)
 wie bei Trocknungsstufe 1 vorgehen.

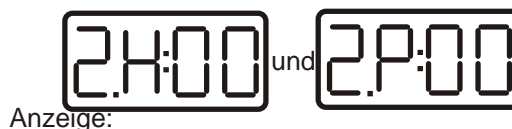

Anzeige:

"start/ stop" drücken und "up"

Einstellen "Beep" ein



= Beep ein



= Beep aus

mit "up" oder "down"

"mode" drücken, eingestellte Trocknungszeit 1 wird angezeigt.

"start/ stop" drücken, die erste Trocknungsstufe läuft, die Leuchtdiode leuchtet, die verbleibende Zeit wird im Display angezeigt. Ist die Zeit der ersten Trocknungsstufe abgelaufen, schaltet sich automatisch die zweite Trocknungsstufe ein. Ist die gesamte Zeit abgelaufen schaltet der Strahler ab, die Leuchtdiode blinkt und das Signal ertönt (wenn eingeschaltet).

"start/ stop" drücken, Leuchtdiode und Signal werden abgeschaltet, eingestellte Zeit erscheint im Display.

100 % Leistung = ca. 220 °C (= 00 % 1.P/ 2.P)
 50 % Leistung = ca. 180 °C

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.